

Fiche n°2 – Comment réaliser une pesée de précision ?

Objectif :

A l'aide d'une balance de précision effectuer un prélèvement précis d'une masse connue de produit.



Mode opératoire :

- 1) Allumer la balance et attendre qu'elle se mette à « 0 ».
- 2) Vérifier et sélectionner la bonne unité de mesure.
- 3) Réaliser la tare : poser la coupelle de pesée sur le plateau de la balance et appuyer sur « zéro » (permet de ne pas tenir compte de la masse du contenant).
- 4) Prélever de petites quantités de produit grâce à la spatule jusqu'à obtention de la masse visée.
- 5) En fin de pesée, nettoyer le plateau de la balance et l'éteindre.

REMARQUE : choisir sa balance en fonction de la masse totale que l'on veut peser et selon la précision souhaitée.