


Fiche n°3 - Utilisation de la burette

Objectif :

Savoir préparer sa burette

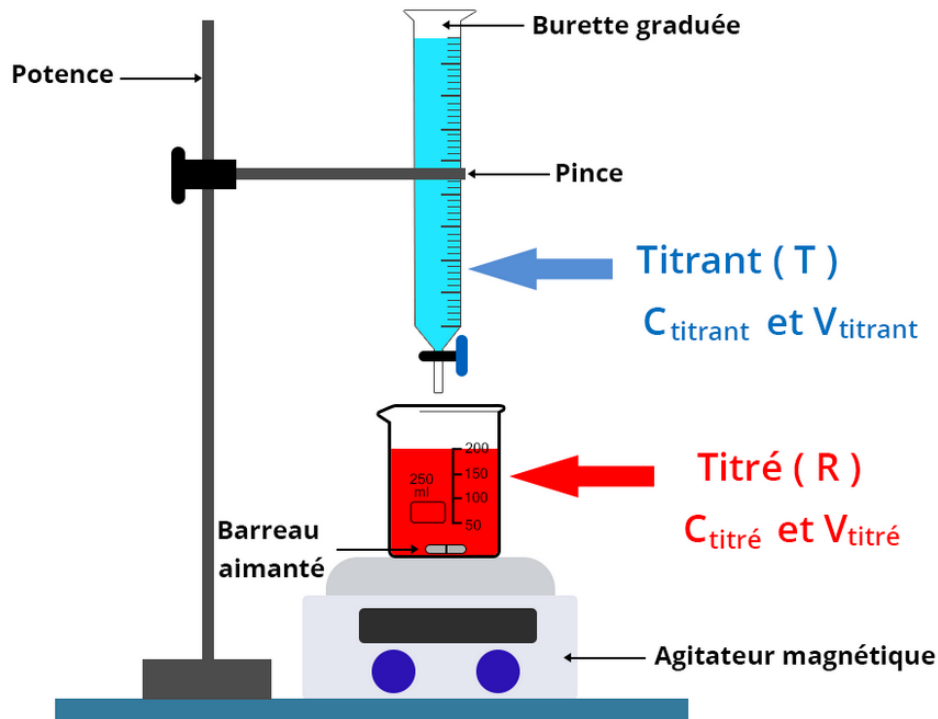

Mode opératoire :

- 1) Verser un peu de la solution titrante dans un bécher (noter sur celui-ci la solution qu'il contient)
- 2) Placer le verre à pied sous la burette et rincer la burette avec un peu de la solution titrante.
- 3) Une fois la burette vide, la remplir avec la solution titrante en dépassant le zéro.
- 4) Ouvrir le robinet pour chasser les bulles d'air qui sont coincées au niveau du robinet.
- 5) Faire le zéro (bas du ménisque au ras de la graduation zéro)

Votre burette est prête pour le dosage.

REMARQUE : en fin de dosage, vider la solution titrante contenue dans la burette, dans le bécher qui a servi à la remplir. Rincer soigneusement la burette à l'eau distillée. Vider le bécher dans le bac adéquat.